

PROPIPETTA

La propipetta è costituita da una sfera cava di gomma alla quale sono applicate tre valvole (che si aprono stringendole tra le dita) ed un raccordo di attacco per la pipetta.

La propipetta è applicata alla pipetta per effettuare prelievi di liquidi.



Uso della propipetta :

- 1) Inumidire l'estremità superiore della pipetta ed inserire la propipetta.
- 2) Premere la valvola (A) della propipetta e schiacciare la sfera per far uscire l'aria
- 3) Immergere la punta della pipetta nel liquido da aspirare.
- 4) Aspirare il liquido tenendo la valvola (S) della propipetta premuta.
- 5) Schiacciare la valvola (E) della propipetta per far scendere il liquido dalla pipetta.
- 6) Lasciare la valvola (E) per fermare la discesa del liquido al volume desiderato